

Genefist 快速转膜液（10X）

Cat #. GF1816 / Size. 500 ml

产品简介

Genefist 快速转膜液（10X）是 Genefist 研发的一款 10 倍浓缩的高效转膜液，转膜过程无需使用甲醇，且仅需 20-30 分钟，就能快速、高效地将蛋白转移到印迹膜（PVDF 或硝纤膜）上。Genefist 快速转膜液（10X），快速、安全、高效！

产品特点：

- 安全便捷：不使用甲醇，减少有毒试剂使用；
- 快速高效：能在 20-30 分钟完成转膜过程，产热量小，减少蛋白损失；
- 兼容性好：兼容 Laemmli 胶，预制胶，FastPAGE，Bis-Tris 胶等多种凝胶。

运输和保存条件：

常温运输，室温存储，有效期两年。

操作步骤：

- 1、1X 快速转膜液的配制（1000 ml）：取 100ml 快速转膜液（10x）+ 700ml 去离子水 + 200ml 无水乙醇。
- 2、做好转印三明治结构，然后转移至电泳槽中，设定恒流 400mA，转印 20-30 分钟完成蛋白转膜。

注意：

- （1）PVDF 膜使用前要用甲醇润湿 30 秒以上。
- （2）转印电流建议设定恒流 400mA，一般 20 分钟即可将 150kD 以下蛋白完全转印，对于更大分子量蛋白，可适当延长 5-15 分钟转膜时间。

注意事项

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、本产品只能用于科研实验，请勿用于临床诊断及其它用途。