

核酸酶（DNase&RNase Clean）清除剂使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
EX-0411	DNase&RNase Clean Solution	500ml
	使用说明书	1 份

【保存条件】

常温保存一年，2-8℃存储时间更长

【概述】

DNase&RNase Clean Solution 是一种非碱性，无毒无影响的核酸酶污染永久性去除溶液。它可以使用在实验室的所有地方，可用于清除常见核酸酶分子，保护核酸提取过程中各类核酸酶的影响尤其 RNA 提取中 RNA 酶的影响。

【使用说明】

1. 在工作台，仪器，塑料或玻璃容器，PCR 管，移液器等需要清洁的表面喷洒核酸酶清除剂
2. 静置 3-5 min 后，然后用干净的吸水纸擦干即可（可酌情多润洗几次）。

【注意事项】

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 本产品仅用于科研，不适用于临床及其它医学检测。